

# 单组分超灵敏 TMB,TMB X-Treme

### 产品描述:

单组分超灵敏 TMB X-Treme 包含 3,3',5,5'-四甲基联苯胺。底物呈无色或浅黄色。当 TMB X-Treme 与过氧化物酶反应时,呈蓝色。加入终止液后,呈黄色,该黄色溶液至少两小时内稳定。

#### 贮存条件:

2 到 8°C 避光保存,保质期两年。

### 检测原理:

原理是应用酶联免疫学基本原理——当标记在抗体或抗原上的酶与显色液中的 H2O2、TMB 等反应,加入终止液后,溶液由蓝色变为黄色,黄色深浅反应 ELISA 体系中抗体和抗原结合的多少,从而判断某种抗原或抗体的多少。在通过酶标仪测读吸光值,判断免疫反应的程度。

### 使用方法:

- 1. 使用前将产品置于室温(25°C)。
- **2**. 每孔加入 **100** μI 底物。室温孵育 **15-30** 分钟。
- 3. 加入终止液。在 450nm 下检测 OD 值。

## 注意事项:

- 1. 实验用品应该专一,避免交叉污染。
- 2. TMB 对人体有刺激性,请注意适当防护。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

TEL: 010-62960866 www.biorigin.Ltd —