

菠萝蛋白酶检测试剂盒(福林比色法)

产品简介:

菠萝蛋白酶(Bromelain)简称菠萝酶,亦称凤梨酶、凤梨酵素等,是存在于菠萝植株中的蛋白水解酶,可从菠萝果茎、叶、皮提取出来,经精制、提纯、浓缩、酶固定化、冷冻干燥而得到,菠萝蛋白酶已被广泛应用于食品、医药等行业,利用吸附力、离子键、共价键等不同的联结方式,将酶与不溶性载体联结制成固定化酶,可以很好的避免酶的失活,易于储存运输。

Biorigin 菠萝蛋白酶检测试剂盒(福林比色法)检测原理是通过菠萝蛋白酶催化底物酪蛋白水解生成酪氨酸,酪氨酸含有酚羟基,可与福林试剂发生福林反应,即福林试剂在碱性条件下容易定量的被酚类化合物还原,生成钨蓝和钼蓝的混合物呈现不同深浅的蓝色,于分光光度计 680nm 处检测吸光度,吸光度的大小与酪氨酸含量的多少有关,吸光度大说明酪氨酸含量高,也就是说菠萝蛋白酶分解的酪蛋白多,酶活性高,主要用于检测植物组织尤其是菠萝匀浆液中菠萝蛋白酶的活性。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	BN27260 50T	Storage
试剂(A): 组织匀浆液		500ml	RT
试剂(B): Bromelain Lysis Buffer		500ml	RT
试剂(C): Bromelain 洗脱液		100ml	4°C
试剂(D): 酪蛋白溶液		30ml	4°C
试剂(E): 酪蛋白终止液		80ml	RT 避光
试剂(F): 酪氨酸标准(0.1mg/ml)		2ml	4°C 避光
试剂(G): Bromelain Assay Buffer		125ml	RT
试剂(H): 福林试剂		30ml	4°C 避光
使用说明书			1 份

自备材料:

- 1、蒸馏水
- 2、研钵或匀浆器、离心管、试管、低温离心机
- 3、水浴锅或恒温箱、比色杯、分光光度计

本产品仅用于科研

操作步骤(仅供参考):

1、准备样品:

- ①植物样品: 取 10g 菠萝肉或植物组织, 切碎后在研钵或匀浆器中加入等体积组织匀浆液进行研磨或匀浆, 4°C静置 30min, 滤纸或 4~6 层纱布过滤, 留取滤液, 边搅拌边加入 10ml Bromelain Lysis Buffer, 搅拌约 10min, 4°C静置 1h, 4°C 4000r/min 离心 7~10min, 弃上清液, 收集沉淀, 加入 2~3 倍体积的 Bromelain 洗脱液, 搅拌洗脱 20min; 再次 4°C 4000r/min 离心 7~10min, 取上清液, -20°C冻存, 用于菠萝蛋白酶的检测。
- ②固定化酶: 称取适量的固定化酶, 溶解于 0.5ml 组织匀浆液, 混匀, -20°C冻存待用。
- ③高活性样品: 如果样品中含有较高活性的菠萝蛋白酶, 可以使用蒸馏水或组织匀浆液进行恰当的稀释。

- 2、处理待测样品: 取两支离心管, 按下表顺序依次操作, 含有测定液和对照液的离心管室温放置 15min, 3000r/min 离心 7~10min, 分别取上清液待用。

单位: ml	样品对照管
待测样品(提前 40°C孵育)	0.5
酪蛋白终止液(提前 40°C孵育)	1.5
摇匀灭活。	
酪蛋白溶液(提前 40°C孵育)	0.5
混匀后 40°C准确孵育 10min。	

单位: ml	样品测定管
待测样品(提前 40°C孵育)	0.5
酪蛋白溶液(提前 40°C孵育)	0.5
混匀后 40°C准确孵育 10min。	
酪蛋白终止液(提前 40°C孵育)	1.5
摇匀灭活。	

- 3、稀释系列酪氨酸标准: 取适量的酪氨酸标准(0.1mg/ml), 按下表配制不同浓度的酪氨酸标准备用。

加入物质(ml)	1	2	3	4	5
酪氨酸标准(0.1mg/ml)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
蒸馏水	0.4	0.3	0.2	0.1	0
酪氨酸浓度(mg/ml)	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1

- 4、Bromelain 加样: 按照下表设置空白管、标准管、样品对照管、样品测定管, 溶液按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。如果样品中的菠萝蛋白酶活性过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定, 样品的检测最好能设置 2 平行管, 求平均值。

本产品仅用于科研

加入物质(ml)	空白管	标准管	样品对照管	样品测定管
蒸馏水	0.5	—	—	—
系列酪氨酸标准(1~5号)	—	0.5	—	—
对照液	—	—	0.5	—
测定液	—	—	—	0.5
Bromelain Assay Buffer	2.5	2.5	2.5	2.5
福林试剂	0.5	0.5	0.5	0.5

5、Bromelain 测定：充分混匀，40℃孵育显色 15min，比色杯光径 1.0cm，以空白管调零，分光光度计 680nm 处测定系列酪氨酸标准(1~5号)管的吸光度；同时以样品对照管调零，680nm 处测定样品测定管的吸光度。

计算：以系列酪氨酸标准(1~5号)浓度(mg/ml)为横坐标，对应的吸光度值为纵坐标，绘制酪氨酸标准曲线，通过样品测定管的吸光度，在标准曲线上查得测定管的酪氨酸浓度；菠萝蛋白酶活性单位的定义：在 40℃ pH 7.0 时，每分钟水解酪蛋白产生 1 μ g 酪氨酸所需的酶量为一个活性单位；其比活力定义：每毫克蛋白所含蛋白酶活力单位的数量。

$$\text{菠萝蛋白酶(U)} = (\text{测定管的酪氨酸浓度} \times 1000) / 15$$

式中：测定管的酪氨酸浓度单位为 mg/ml

1000= μ g 与 mg 的单位换算


15=孵育时间 15min

注意事项：

- 1、待测样品中不能含有酶抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 2、提取菠萝蛋白酶时注意低温操作，防止酶活性。
- 3、如果没有分光光度计，也可用普通的酶标仪测定，每次检测指标不宜过多，否则操作时间不一，有可能导致样本间的差异。
- 4、离心时最好采用低温离心机，常温离心机也可。
- 5、酪蛋白终止液有一定腐蚀性，请小心操作。
- 6、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效；低温运输，按要求保存。

附录：标准曲线制作：Biorigin 参考说明书操作，用酶标仪 630nm 对系列酪氨酸标准(0、0.01、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.20mg/ml)进行吸光度的测定，其标准曲线如下(仅供参考)：

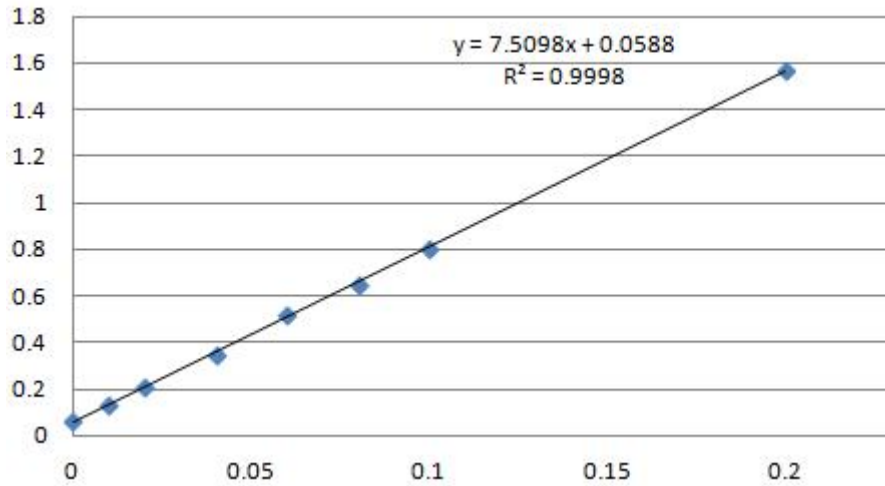

注意：由于检测仪器和操作手法等条件的不同，标准曲线会有差异，该值仅供参考，根据测定经验显示酪氨酸标准浓度在 0.002mg/ml 以下，0.30mg/ml 以上，标准曲线会有偏差。