

# 还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(DTNB 微板法)

# 产品简介:

谷胱甘肽(glutathione, GSH)广泛存在于动物组织、植物组织、微生物和酵母中,参与组织细胞的许多功能活动,能够帮助保持正常的免疫系统功能,是一种氧自由基消除剂,保护组织细胞免受氧化损伤,并具有抗氧化作用和整合解毒作用。还原型谷胱甘肽(GSH)是一种由谷氨酸(Glu)、半胱氨酸(Cys)和甘氨酸(Gly)残基组成的含γ-酰胺键和巯基(-SH)的天然三肽,相对分子量为 307,半胱氨酸上的巯基为其活性基团,常简写为 G-SH 或 GSH。GSH 与某些药物(如扑热息痛)、毒素(如自由基、碘乙酸、铅、汞、砷等)等结合,具有整合解毒作用,在延缓衰老、增强免疫力、抗肿瘤等功能性食品广泛应用。谷胱甘肽是研究活性氧和自由基的重要指标,亦是机体氧化物牵累的重要指标。还原型谷胱甘肽(GSH)能可逆的转变为氧化型谷胱甘肽(GSSG),其存在形式会随着细胞内代谢的情况而发生相互转变。

还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(DTNB 微板法)(Glutathione Assay Kit)是一种简单 易行的检测还原型谷胱甘肽的试剂盒,其检测原理是待测样品中的还原型谷胱甘肽(GSH) 与发色底物 DTNB 反应,产生稳定黄色的 TNB 和 GSSG,通过分光光度法(酶标仪)测定 412nm 处吸光度,与相应处理的 GSH 标准比较,获得样品的 GSH 含量。该试剂盒可用于检测植物组织、血浆、血清、动物组织、培养细胞等样品中还原型谷胱甘肽的含量。本产品仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

编号 名称	<b>BN</b> 27810 100T	Storage	
试剂(A): GSH 标准(1mM)	1ml	-20℃ 避光	
试剂(B): GSH 提取液(3×)	50ml	RT 避光	
试剂(C): GSH Assay Buffer	10ml	RT	
试剂(D): DTNB	8mg	4℃	
试剂(E): DTNB 稀释液	10ml	RT	
使用说明书	1份		

#### 自备材料:

- 1、蒸馏水或去离子水、PBS 或生理盐水
- 2、电子天平、匀浆器或研钵、低温离心机、离心管或小试管
- 3、水浴锅或恒温箱、96 孔板、酶标仪



# 操作步骤(仅供参考):

- 1、配制 GSH 提取液(1×):取一份 GSH 提取液(3×)加入 2 份去离子水,即成。
- 2、配制 DTNB 显色液: 取 5mlDTNB 稀释液,将 8mg DTNB 加入稀释液中并充分溶解,即为 DTNB 显色液。也可以用精密天平称取 DTNB 粉末,配成终浓度为 1.6%的 DTNB 显色液。配制好的 DTNB 显色液宜-20℃保存,建议 1 个月内用完。
- 3、配制 GSH 标准梯度并制作标准曲线:将 GSH 标准(1mM)用去离子水稀释成 0.1mM 的 GSH 标准溶液即 GSH 标准(100μM),然后按下表依次加入去离子水、GSH Assay Buffer 和 DTNB 显色液,混匀,25℃保温反应 10min。以 0 号管调零,用酶标仪 412nm 测定各管吸光度值。以还原型谷胱甘肽(GSH)的浓度(μM)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线。

项目(μΙ)	管号					
	0	1	2	3	4	5
GSH 标准(100µM)	0	20	40	60	80	100
去离子水	100	80	60	40	20	0
GSH Assay Buffer	100	100	100	100	100	100
DTNB 显色液	50	50	50	50	50	50
相当于 GSH 的浓度(µM)	0	20	40	60	80	100

#### 4、准备样品:

- ①植物组织样品:称取 0.5g 样品于研钵中,加入  $0.5\sim1$  ml  $4\sim2$  介冷的 GSH 提取液 $(1\times)$ ,在冰浴条件下研磨匀浆后,于  $4\sim2$  12000r/min 离心 20min,收集上清液,用于 GSH 测定,并记录上清液总体积。
- ②动物组织样品: 称取 0.2g 样品于研钵中,加入 1ml 经 4°C预冷的 GSH 提取液(1×),在冰浴条件下研磨匀浆后,于 4°C 12000 r/min 离心 20min,收集上清液,用于 GSH 测定,并记录上清液总体积。也可以用液氮研磨匀浆。
- ③红细胞或血浆样品:取新鲜血液,600 r/min 离心 10min,沉淀为红细胞,上清为血浆。对于红细胞,用 PBS 洗涤两次,取约  $50\mu$ l 红细胞沉淀或血浆,加入  $50\mu$ l GSH 提取液(1×),充分 Vortex 振匀。冰浴放置 30min,4°C 12000 r/min 离心 20min,收集上清液,用于 GSH 测定。对于处理好的红细胞样品最后需用 GSH 提取液稀释 10 倍后再进行测定,而对于血浆样品,应直接取样测定。
- ④细胞样品: PBS 洗涤细胞 1 次,离心收集细胞,吸尽上清,加入细胞沉淀 3 倍体积的 GSH 提取液(1×),充分 Vortex 振匀(收集细胞前后分别对离心管进行称重,从而就可以 计算出细胞沉淀的重量,10mg 细胞沉淀的体积可以粗略地看作  $10\mu$ I),对样品进行快速 的冻融后, $4^{\circ}$ C或冰上孵育 5min, $4^{\circ}$ C 12000 r/min 离心 20min,收集上清液,用于 GSH 测定。



5、GSH 加样及检测:取 96 孔板,按照下表顺序依次加入试剂,混匀,并注意避免产生气泡,25℃保温反应 10min。以空白孔调零,用酶标仪 412nm 测定各孔吸光度值。如果样品中的 GSH 浓度过高,可减少样品用量或用 GSH 提取液(1×)适当稀释后再进行测定。

加入物(µl)	空白孔	空白对照孔	样品测定孔	
去离子水	100	_	_	
上清液		100	100	
GSH Assay Buffer	100	100	100	
DTNB 稀释液	_	50	_	
DTNB 显色液	50	_	50	

### 计算:

根据还原型谷胱甘肽(GSH)标准曲线和样品的吸光度值(样品测定孔吸光值-空白对照孔吸光值),可计算出样品中 GSH 的浓度(µmol/L)和含量(µmol/g)。

### 组织细胞样品 GSH(μmol/g)=C×Vτ×N /W

式中: C=从标准曲线上查得的 GSH 浓度(µmol/L)

V<sub>T</sub>=提取液总体积(L)

W=样品质量(g)

N=稀释倍数

#### 注意事项:


- 1、 建议第一次测定时先做 2~3 个样品的本底对照(空白对照),如果样本空白对照与空白管非常接近,则说明样品液中不存在干扰物质,可以不再检测样本本底对照。如果样本空白对照与空白管有显著差异,则在测定每个样本时都需要做样本空白对照。
- 2、 GSH 比较稳定, 血液样品以 ACD 抗凝后 4℃冰箱保存, 3 周内稳定。
- 3、 尽量使用新鲜的细胞或血液进行测定,而不要使用冻存的细胞或血液进行测定,避免 使 GSH 活性下降。轻度溶血样本对 GSH 测定无影响。
- 4、 全血 GSH 与吸烟量、体育锻炼成正比,与乙醇节制程度呈反比。成年人全血 GSH 的参考区间为 1.02±0.17mmol/L。
- 5、 动植物样品不能立即测定,应先加入 GSH 提取液匀浆处理,沉淀后去除蛋白质,防止蛋白质所含巯基及相关酶对测定结果产生影响。处理后的提取液可放入低温冰箱-70℃保存,但不宜超过 10 天。
- 6、 测定各管时, 各孔温度均需达到室温或 25℃, 否则影响测定结果。
- 7、 测定时建议选用 412nm, 亦可选用 405~425nm。
- 8、 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

TEL: 010-62960866 www.biorigin.Ltd -



有效期: 6 个月有效。低温运输,按要求保存。

**附:** 标准曲线制作:在室温条件下按说明书操作,系列 GSH 标准(0、20、40、60、80、100μmol/L)和 GSH Assay Buffer 各 1ml,再加入 0.5ml DTNB 显色液,混匀,25℃保温 反应 10min,分别抽取 280ul 于 96 孔板中,用酶标仪 420nm 对各管进行吸光度 的测定。测定结果及标准曲线如下图所示,仅供参考:

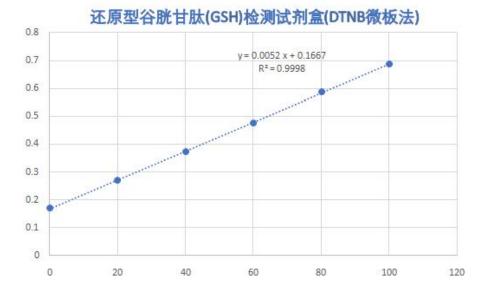

- TEL: 010-62960866 www.biorigin.Ltd -