

中东呼吸综合征冠状病毒探针法qRT-PCR试剂盒（不含内参）

Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus Probe qRT-PCR Kit

CAT#:BN63691

低温运输，-20℃保存

产品及特点	中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus, MERS-CoV)，是一种线性正义单链RNA病毒，其基因组长度约为30 knt，该病毒颗粒通常为直径120 nm~160 nm的球形，具有包膜。它于2012 年9月在沙特阿拉伯首次被发现。这种病毒不仅能够感染人类，还能感染多种动物，导致从普通感冒到严重的急性呼吸综合征等多种疾病。MERS-CoV是一种人畜共患病病毒，其中间宿主很可能是单峰骆驼。该病毒主要通过气溶胶和密切接触的方式传播。人们可能因为直接或间接接触到受感染的单峰骆驼而感染此病毒。感染MERS-CoV后，患者可能会出现严重的呼吸道疾病，症状包括发烧、咳嗽和呼吸 急促，并有较高的几率发展为急性肾衰竭，甚至导致死亡。该病毒对人的健康造成了极大的危害，因此快速检测MERS-CoV具有重要的意义。为此，本公司以探针法qRT-PCR技术为基础开发了MERS-CoV的检测试剂盒，它具有下列特点： 1. 即开即用，用户只需要提供样品RNA模板。 2. 引物和探针经过优化，分析灵敏度高，可以达到100拷贝/反应。 3. 提供阳性对照，便于区分假阴性结果。 4. 特异性高，引物是根据中东呼吸综合征冠状病毒RNA高度保守区设计，不会跟其他生物的RNA发生交叉反应。 5. 既可用于定性检测，又可用于定量检测。定量检测时线性范围至少5个数量级。 6. 本产品足够50次20 μL体系的探针法qRT-PCR反应。 7. 本产品只能用于科研。
--------------	---

规格及成分	成分	编号	规格	包装
	探针法qRT-PCR缓冲液	60001	500 μ L	0.5 mL
	探针法qRT-PCR酶混合液v2	60002	50 μ L	0.5 mL
	荧光PCR专用模板稀释液	60003	1 mL	1.5 mL
	中东呼吸综合征冠状病毒 qRT-PCR引物-探针干粉	63691-4	50次	0.5 mL
	中东呼吸综合征冠状病毒 qRT-PCR阳性对照(1E7拷贝/ μ L)	63691-5	50 μ L	0.5 mL
	使用手册		1份	无
注意：引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入165 μ L的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。				
运输及保存	低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。			
自备试剂	样品RNA，超纯水，核酸纯化试剂盒。			
使用方法	一、稀释标准曲线样品（以1E1-1E6拷贝/μL这6个10倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。如果需要RNA阳性样品，需要另外订购。 1. 标记6个离心管，分别为6、5、4、3、2、1。 2. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液。 3. 在6号管中加入5 μL 1E7拷贝/μL的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 4. 换枪头，在5号管中加入5 μL 1E6拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 5. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 二、样品RNA的制备 6. 如果有N个样品，最好设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10 μL上步所得第4号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次样本制备所要求的起始样本体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。			

7. 用自选方法纯化样品的RNA，本试剂盒跟市场上大多数RNA提取试剂盒兼容，也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

三、Probe qRT-PCR反应（20 μL体系，在样品制备室进行）

8. 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个RT-PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于RT-PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做1次重复，则标记N+4个RT-PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于RT-PCR阴性对照（用水做模板），1个用于RT-PCR阳性对照（直接用第5步第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
9. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）：

成分	样品管 N+2个	RT-PCR 阴性对照	标准曲线样品管 (1-6管)
探针法qRT-PCR缓冲液	各10 μL	10 μL	各10 μL
探针法qRT-PCR酶混合液v2	各1 μL	1 μL	各1 μL
中东呼吸综合征冠状病毒 qRT-PCR引物-探针混合液	各3 μL	3 μL	各3 μL
N+2个待测RNA样本	各6 μL	不加	不加
超纯水	不加	6 μL	不加
第5步所得标准曲线样品稀释 液（1-6号）	不加	不加	各6 μL（2号样到2 号管，3号样到3号 管…）

10. 盖上盖子后上机，按下面参数进行qRT-PCR：

过程	温度	时间
逆转录	50℃	10 min.
预变性	95℃	10 min.
PCR反应 (40个循环)	95℃	15 sec.
	X℃	X sec.

			72℃	30 sec (采集FAM通道的荧光信号, 淬灭基团为NFQ)
四、数据处理 11. 如果样本制备阳性对照或RT-PCR阳性对照(包括标曲样本)结果为阴性, 则整个实验无效, 不需要分析数据, 需要重新样本制备, 重新进行RT-PCR扩增或跟厂家联系。如果样本制备阴性对照或RT-PCR阴性对照结果为阳性, 说明环境污染, 则整个实验无效, 不需要分析数据, 需要跟厂家联系。 12. 如果阴性对照和阳性对照均正常, 则实验有效, 可以进入后续分析。 13. 如果把本试剂盒用于定量检测, 则以阳性对照浓度的log值为横轴, 以Ct值为纵轴, 绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值, 再推算出其浓度。 14. 如果把本试剂盒用于定性检测, 只判断阳性或阴性, 则阴性对照Ct必须没有读数, 或者大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长, 有典型扩增曲线, Ct值应该小于40。对待测样品, 如果其Ct没有读数、大于或等于40则均为阴性, 如果小于40则为阳性。				